

Kit QuickStix™ para Arroz LibertyLink®

Guia Rápido

AS-013-RB



Contar ou pesar 75 grãos de arroz e adicioná-los na mini-jarra. Montar o conjunto: mini-jarra+anel vedação+ lâmina+ adaptador (peça preta).



Colocar o conjunto sobre a base do triturador. Cobrir o conjunto e triturar na velocidade máxima durante 15-20 segundos até que todos os grãos sejam quebrados.



Transferir a amostra triturada para o recipiente de pesagem.



Transferir cuidadosamente a amostra triturada para o tubo de extração de 5 ml.



Adicionar o volume (ml) de tampão de extração correspondente à 1,5 vezes o peso da amostra (gr). Tampar e agitar o tubo por 15 segundos.



Bater na base do tubo, colocar a tira dentro do tubo de extração (não empurrar a tira na parte sólida depositada no fundo do tubo).

Aguardar **10 minutos**, remover a tira, e ler os resultados. Qualquer linha rosa visível no lugar da Linha de Teste é considerado um resultado positivo.

NOTA: A intensidade da Linha de Teste representada na fotografia ao lado é meramente ilustrativa. A intensidade da Linha de Teste é dependente da concentração de OGM, logo pode parecer mais clara do que a da fotografia.

