


1. **Clicar 2 vezes sobre o ícone “QuickScan”** localizado na área de trabalho do computador.
2. Após cortar a almofada absorvente da (s) tira (s), **puxar cuidadosamente o suporte de tiras** do scanner até uma distância suficiente para expôr a tampa da fenda do suporte (as tiras ou pentes de tiras devem ser lidos imediatamente após transcorridos o tempo de reação).
3. **Posicionar as tiras ou pente na fenda do suporte.** O código de barras deve ser posicionado com a face virada para baixo e encaixado contra a parte traseira mais baixa da fenda e com as extremidades cortadas da tira apontando para o scanner.
4. Empurrar o suporte para dentro do scanner
5. **Clicar em “Ler Teste”** no Menu Principal do software QuickScan. Neste momento, ocorrerá a leitura da tiras
6. Quando a janela “Tabela de Resultados” for visualizada, **digitar as informações dos campos “ID Amostra” e “Origem”**.
7. **Clicar em “Exportar”** para que o histórico das leituras seja criado (arquivo .csv acessado através do atalho na área de trabalho do computador).
8. **Clicar em “Salvar Relatório”** para salvar o relatório com o resultado da leitura (arquivo .pdf armazenado na pasta QuickScan e acessado através do atalho na área de trabalho do computador).
9. **Clicar em “Imprimir Relatório” ou “Imprimir Ticket”** para imprimir os resultados em uma impressora previamente configurada.
10. **Clicar em “Fechar”** para fechar a Tabela de Resultados e então, iniciar uma nova leitura

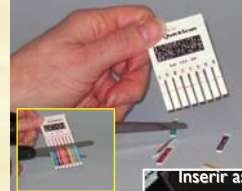

Cortar a almofada absorvente



Inserir as tiras no suporte



Empurrar o suporte, clicar “Ler Teste”



Digitar as informações Origem ID Amostra Ação

